



即沉SDS-PAGE蛋白上样缓冲液

Instant SDS-PAGE Protein Loading Buffer

Catalog # AIWB-002 / AIWB-0025

使用说明书



Version 2.2 V

目录 Contents

01 产品概述	02
02 产品组分	02
03 产品特点	02
04 储存条件	02
05 适用范围	02
06 使用流程	03
07 注意事项	03

01 产品概述

即沉SDS-PAGE蛋白上样缓冲液 (SDS-PAGE Protein Loading Buffer) 用于蛋白质 SDS-PAGE电泳时的蛋白上样操作, 本品两种规格 10ml (5X),20ml (2X) 添加了此缓冲液后, 样品在加样孔中沉降性好, 会快速沉降, 避免孔间样本污染。本品采用新型还原剂复合配方, 替代了DTT, 可高效还原二硫键, 破坏蛋白质的空间结构, 同时也避免了DTT的毒性及臭味。制品中含有SDS, 会与蛋白质作用, 形成SDS-蛋白质复合物, 使其带上大量负电荷, 消除蛋白质本身的电荷差异; SDS也作用于分子内和分子间氢键, 破坏蛋白质二、三级结构。另外, 溴酚蓝用作电泳时的指示剂, 指示电泳结束的时间。

02 产品组分

组分	货号	规格
2 x Instant SDS PAGE Protein Loading Buffer	AIWB-002	20 mL
5 x Instant SDS PAGE Protein Loading Buffer	AIWB-0025	10 mL

03 产品特点

- ◆ 安全 —— 不含有毒物质DTT, 安全无异味
- ◆ 高效 —— 采用新型还原剂, 可高效还原二硫键
- ◆ 即沉 —— 丝滑, 不漂样

04 储存条件

室温运输, 室温长效储存。

05 适用范围

本产品适用于变性聚丙烯酰胺凝胶电泳。

06 使用流程

1. 在室温下，将样品与2X/5X即沉SDS-PAGE蛋白上样缓冲液按照1: 1/1: 4混合；
2. 95°C-100°C孵育5 min，以充分变性蛋白；
3. 加热结束后，高速离心1 min，将上清加入到SDS-PAGE胶加样孔内即可。

07 注意事项

1. 由于含有变性剂，本品不适用于非变性胶的电泳；
2. 95°C-100°C加热5 min后，如果管盖上出现较多冷凝水，建议轻弹离心管将冷凝水和样品混合以后，再进行高速离心步骤，有助于降低上样样品浓度不均的现象；
3. 为了您的安全和健康，实验过程中请穿实验服并戴一次性手套进行操作；
10. 本产品仅限科研使用。



Swiss Affinibody LifeScience AG

网址: www.affinibody.com

邮箱: info@affinibody.com

电话: +41(0)763290285 +86 18513969691

